


Utilisation loupe Binoculaire

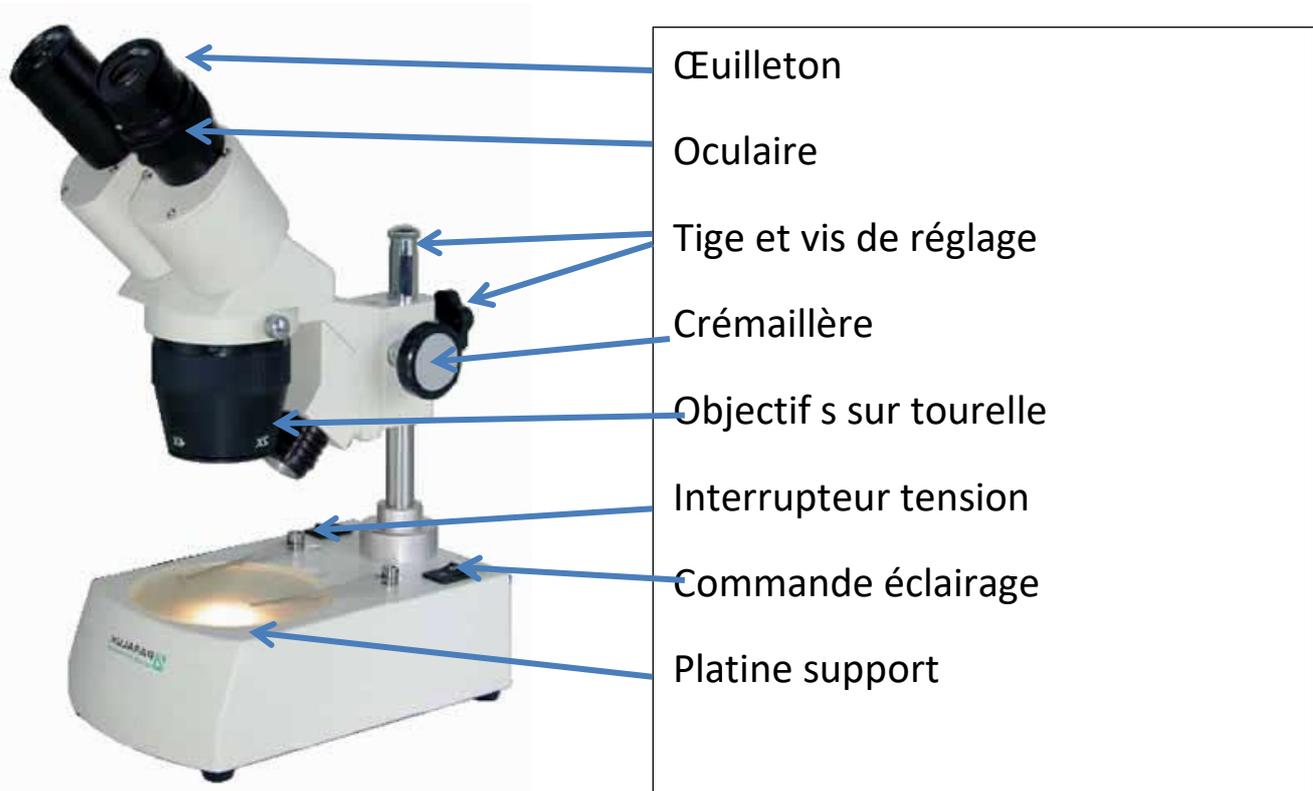

- Mettre sous tension la loupe binoculaire, et régler l'éclairage direct
- Placer le sujet dans une coupelle ou sur une lame sous l'objectif en prenant soin de ne pas renverser d'eau sur la platine
- Commencer la recherche du sujet par le plus petit grossissement
- Régler l'écartement des oculaires puis la position des œilletons
- Régler la distance par la vis de réglage de la tige pour une mise au point grossière
- Affiner en réglant la mise au point à l'aide de la crémaillère
- Varier le grossissement en tournant la tourelle
- Varier l'éclairage : par le haut, le bas, les 2
- Déplacer doucement la coupelle sur le support pour suivre son sujet

